

# ETALONNAGE DU PH-METRE INITIO



- allumer l'appareil O/I (1)
- choisir le mode pH (6)
- activer le mode étalonnage en effectuant un appui long sur le bouton CAL (2)
- plonger l'électrode dans une solution tampon (pH 4, 7 ou 10). La led (7) correspondant à la solution clignote ainsi que la valeur du pH sur l'écran. Lorsque le clignotement cesse valider la mesure par un appui bref sur OK (3). L'affichage du pH demeure fixe à l'écran et la led reste allumée.
- Répéter la même opération pour une autre solution tampon. Les deux leds restent allumées en permanence. Votre appareil est maintenant étalonné.