

THERMOMETRE NUMERIQUE

UTILISATION ET MISE EN MARCHÉ

La mise en marche et l'arrêt s'effectuent en appuyant sur « on/off » .
En appuyant sur °C/°F, vous choisirez l'unité de mesure que vous désirez.

MEMOIRE MAXIMUM/MINIMUM

Appuyer sur [Max/Min]. La lecture maximum s' affichera et le symbole MAX clignotera. Appuyer à nouveau sur [Max/Min]. La lecture minimum s' affichera et le symbole MIN clignotera. Appuyer encore 1 fois sur [Max/Min] pour revenir à l'affichage normal. Appuyer simultanément sur [Max/Min] et [On/Off] pour vider la mémoire .

ENREGISTREMENT DES DONNEES

Appuyer une fois sur [HOLD] pour maintenir la lecture affichée. Le symbole de température clignotera. Appuyer à nouveau sur (HOLD) pour revenir à l'affichage normal.

NOTES

Nettoyer la sonde après chaque mesure. Quand la lecture MAX/MIN est en train de s'afficher ou quand la fonction HOLD est activée, le thermomètre ne peut pas être éteint si ces fonctions ne sont pas abandonnées. Si l'affichage s'affaiblit, changer la pile.